

设备操作

LIX泄漏如何处理？

- (1) 重新灌充LIX，过程中适当增加LIX反复进出尖端次数（7-8次）。
- (2) 上述步骤无效，可取一支新的LIX holder吸取一点新的LIX，再重新灌充。
- (3) 上述步骤无效，可更换一支新的传感器重新制作，如制作3支以上还是存在LIX泄漏的情况，建议更换另一盒传感器再重新制作。
- (4) 设备运行环境湿度控制在50%-60%，如问题仍不能解决及时联系旭月公司售后人员。

参考视频可见附件。

(唯一的)问答 ID: #1105

作者: xuyuenmt

更新时间：2022-07-19 04:48